



■ 重量による最大回転数表

荷重に対して以下の指定された回転数はおおよその数値です。

試料の特性によって、回転数の数値はわずかに異なる可能性があります。

-Shaker SM30 シリーズ-


▼以下の回転数(rpm)は、**[rack system Combifix SM]**または**[universal tray SM(1-storey operation)]**を使用した最大負荷(kg)です。

Type	stroke	15-180rpm	200rpm	220rpm	240rpm	260rpm	280rpm	300rpm
SM30A/SM30C	26mm	30kg	30kg	30kg	25kg	15kg	10kg	10kg
SM30B	30mm	30kg	30kg	30kg	20kg	12kg	8kg	8kg
SM30B	46mm	30kg	20kg	10kg	5kg			
SM30B	50mm	30kg	20kg	10kg	5kg			
SM30AT	26mm	25kg	25kg	25kg	20kg	10kg	5kg	

▼以下の回転数(rpm)は、**[2-storey top frame SM]**を使用した最大負荷(kg)です。

Type	stroke	15-180rpm	200rpm	220rpm	240rpm	260rpm	280rpm	300rpm
SM30A/SM30C	26mm	30kg	30kg	25kg	15kg	10kg	5kg	
SM30B	30mm	30kg	30kg	20kg	12.5kg	7.5kg		
SM30B	46mm	30kg	15kg	5kg				
SM30B	50mm	30kg	15kg	5kg				

■ = 運転不可

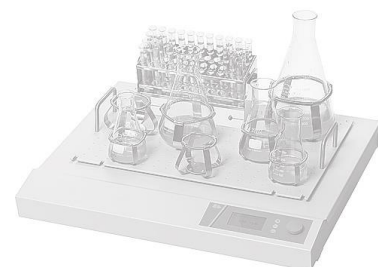


-Beer Bottle Shaker SM30B -

▼以下の回転数(rpm)は、**[Beer Bottle Shaker SM30B]**を使用した最大負荷(kg)です。

Type	Rack system	stroke	120rpm	180rpm	200rpm
SM30B	1-storey	50mm	10kg	10kg	10kg
SM30B	2-storey	50mm	15kg	15kg	
SM30B	3-storey	50mm	20kg		

■ = 運転不可

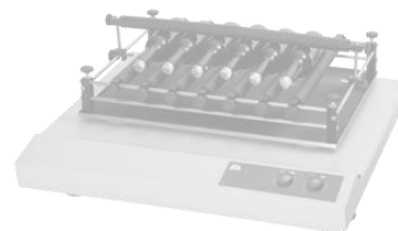

-Shaker VKS75 シリーズ-

▼以下の回転数(rpm)は、**[rack system Combifix VKS]**または**[universal tray VKS(1-storey operation)]**を使用した最大負荷(kg)です。

Type	stroke	30-50rpm	50-120rpm	140rpm	160rpm	180rpm	200rpm
VKS75A	26mm	75kg	75kg	75kg	75kg	75kg	75kg
VKS75B	36mm	75kg	75kg	75kg	75kg	75kg	75kg
VKS75B	50mm	75kg	75kg	75kg	75kg	60kg	40kg
VKS75B	60mm	75kg	75kg	75kg	60kg	40kg	20kg
VKS75B	80mm	75kg	75kg	60kg	30kg	10kg	


▼以下の回転数(rpm)は、**[2-storey rack system VKS]**を使用した最大負荷(kg)です。

Type	stroke	30-50rpm	50-120rpm	140rpm	160rpm	180rpm	200rpm
VKS75A	26mm	75kg	50kg	40kg	30kg	10kg	
VKS75B	36mm	75kg	50kg	40kg	30kg	10kg	
VKS75B	50mm	75kg	50kg	30kg	20kg		
VKS75B	60mm	75kg	50kg	30kg	10kg		
VKS75B	80mm	75kg	50kg	20kg			

▼以下の回転数(rpm)は、**[3-storey rack system VKS "Giant"]**を使用した最大負荷(kg)です。

Type	stroke	30-50rpm	50-120rpm	140rpm	160rpm	180rpm	200rpm
VKS75A	26mm	75kg	50kg	40kg	30kg	10kg	
VKS75B	36mm	75kg	50kg	40kg	30kg	10kg	
VKS75B	50mm	75kg	50kg	30kg	20kg		
VKS75B	60mm	75kg	50kg	30kg	10kg		
VKS75B	80mm	75kg	50kg	20kg			

■ = 運転不可

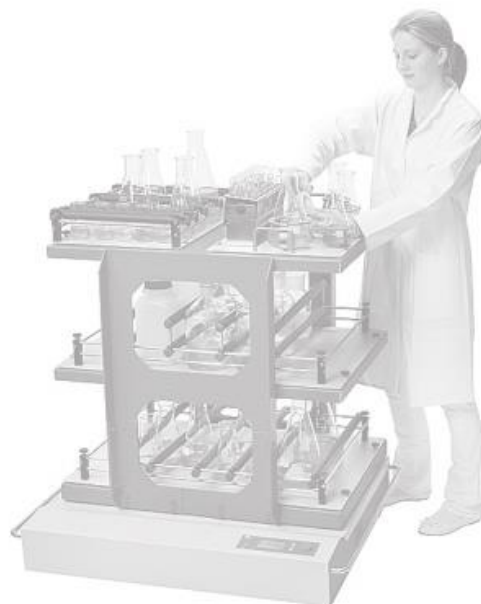



-Barrel Shaker with VKS75F control -

▼以下の回転数(rpm)は、[Barrel Shaker with VKS75F control]を使用した最大負荷(kg)です。

Type	stroke	80rpm
VKS75F control	120mm	75kg
VKS75F control	130mm	75kg
VKS75F control	140mm	65kg
VKS75F control	150mm	55kg

-Barrel Shaker with VKS75B control -

▼以下の回転数(rpm)は、[Barrel Shaker with VKS75B control]を使用した最大負荷(kg)です。

Type	stroke	160rpm	180rpm	200rpm
VKS75B control	36mm	75kg	75kg	75kg
VKS75B control	50mm	75kg	75kg	75kg
VKS75B control	60mm	60kg	60kg	
VKS75B control	80mm	60kg		

 = 運転不可

