


Jaw Crusher and Disk Mill

MADE IN
GERMANY

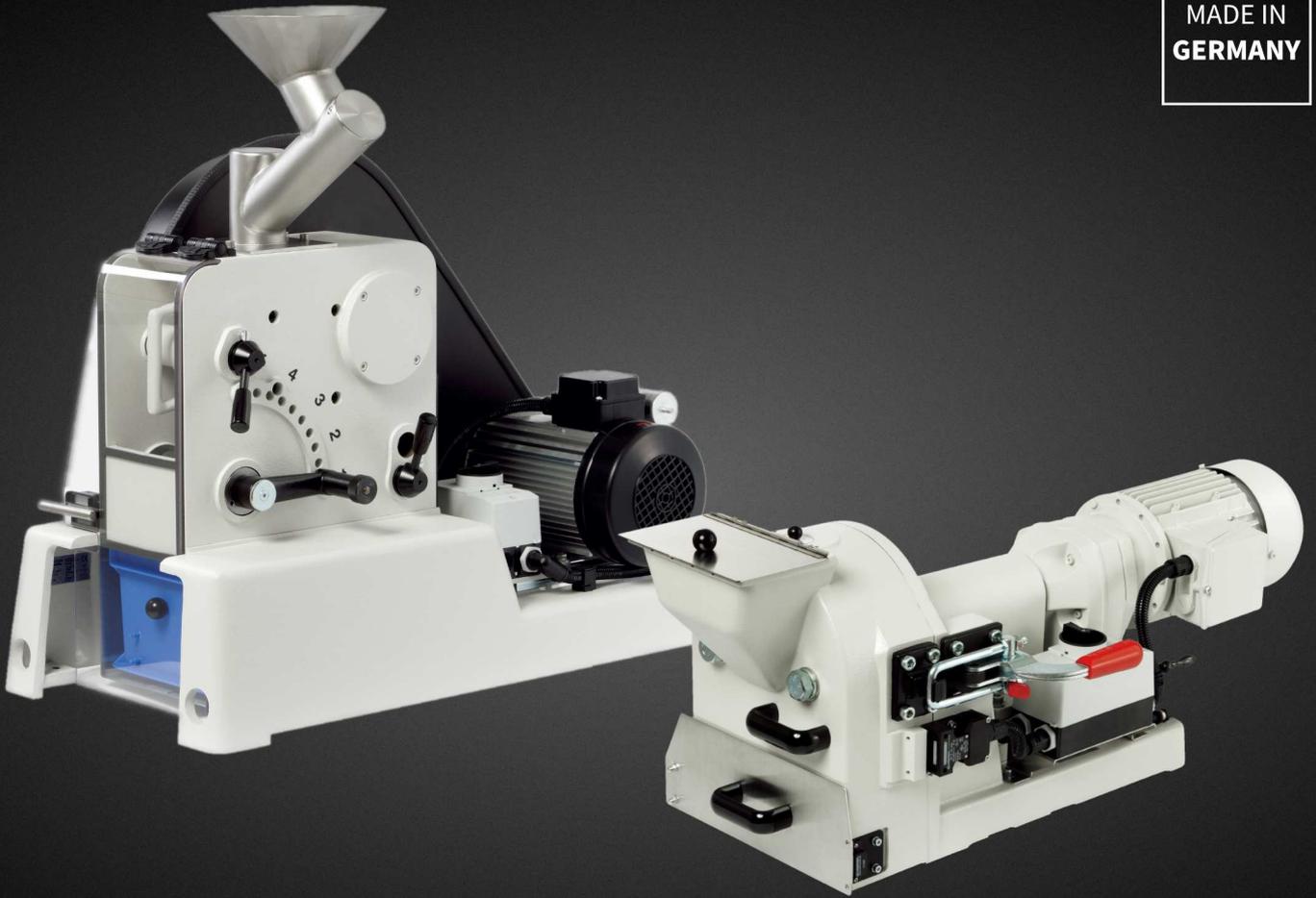

最適な試料分野

脆い試料材料の前処理

- ガラスおよび窯業
- 地質や鉱物
- セラミックス
- 土壌

Classic Line

ジョークラッシャー P-1
ディスクミル P-13
ドイツフリッチュ社製



ジョークラッシャー P-1

Classic Line




固定ジョーの取り出し
粉碎室内の清掃が簡単

アクリル製カバー
飛散軽減および安全装置付き



装置底部の受皿
受皿容量は約6L

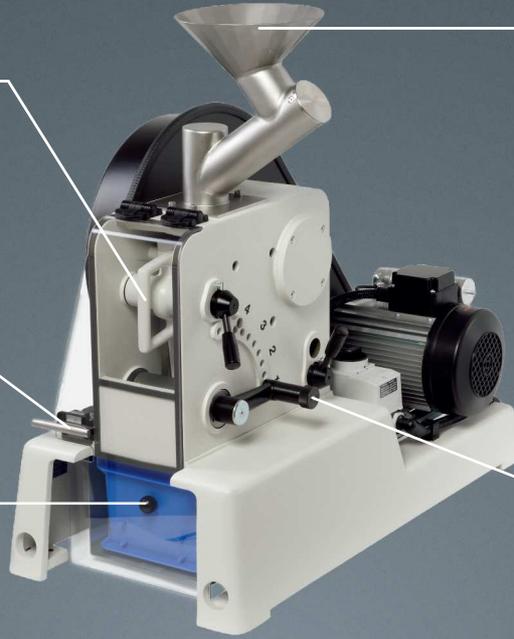

試料投入口
跳ね返り防止タイプ



刃幅設定用ハンドル
1~15mmの10段階の調整が可能

ディスクミル P-13

Classic Line



投入口
フタと落下防止の柵付き



装置底部の受皿
受皿容量は約2.4L



刃幅調整用の隙間
外側からゲージで測定可能



刃幅設定用ハンドル
0.1~12mmの無段階調整が可能



粉碎室ロックレバー
安全装置付き

ジョークラッシャー P-1



投入サイズ

モデル1 最大60mmまで
モデル2 最大95mmまで



使用分野

鉱物、地質、ガラス、
窯業、コンクリート等の
粉碎にお勧め



コンタミ防止セット

PVC製ホッパー+ジルコニア製ジョー及び側壁板で、
鉄系のコンタミネーションを防止

応用例

鉱物、冶金	鉱石、石灰、コークス、スラグ
セラミックス	焼結セラミックス、耐火粘土、 歯科用セラミックス
岩石、土	ボーキサイト、石英、クリンカー、 石膏、チョーク
ガラス	ガラスフリット、ガラス原材料
土壌	乾燥土壌、汚泥、堆積物、 ボーリングコア

ジョー・側壁板の材質表

材質	ジョー	側壁板
工具鋼	○	○
ステンレス	○	○
タングステンカーバイド	○	○
ジルコニア	○	○
マンガンスチール	○	×
クロームフリー	○	○

ディスクミル P-13



投入サイズ

最大20mmまで



使用分野

鉱物、地質、ガラス、
窯業、コンクリート等の
粉碎にお勧め



粉碎室内

開閉はロックレバー式



ジルコニア製

セラミック系試料の粉碎
にお勧め

応用例

鉱物、冶金	鉱石、石灰、コークス、スラグ
セラミックス	焼結セラミックス、耐火粘土、 歯科用セラミックス
岩石、土	ボーキサイト、石英、クリンカー、 石膏、チョーク
ガラス	ガラスフリット、ガラス原材料
土壌	乾燥土壌、汚泥、堆積物、 ボーリングコア



コーティング

ポリマーコーティングを
粉碎室内に施します。

粉碎ディスクの材質表

ハイカーボンスチール
マンガンスチール
タングステンカーバイド
ジルコニア

コンビネーション P-1 + P-13

当社
おすすめ



95
mm

投入前サイズ



1
mm

P-1処理後



0.1
mm

P-13処理後



- ⓧ 粗粉碎から微粉碎までワンステップ！
- ⓧ 0.1mmまで一度に粉碎！
- ⓧ 縦積みのコンパクト設計！



接続シュート

P-1粉碎後、自動的にP-13へ投入されて粉碎します

仕様

モデル	P-1 ジョークラッシャー [Pulverisette 1]		P-13 ディスクミル [Pulverisette 13]	コンビネーション [P-1 + P13]
	モデル 1	モデル 2		モデル 1 / モデル 2
最大試料サイズ	60 mm	95 mm	20 mm	60 mm / 95 mm
最終到達粒度	1 - 15 mm		0.1 - 12 mm	0.1 - 12 mm
処理量	最大 140 kg/h 最少 20 mL	最大 200 kg/h 最少 20 mL	最大 150 kg/h 最少 20 - 30 mL	最大 150 kg/h 最少 20 - 30 mL
電源 [50/60Hz]	単相115V, 1900W 単相230V, 1570W	三相230V, 2600W 三相400V, 2600W	三相200V, 2100W 三相400V, 1790W	左記電源選択による
本体重量	177 kg	205 kg	140 kg	334 kg / 362 kg
寸法	W40 x D80 x H80 cm	W50 x D80 x H80 cm	W44 x D87 x H40 cm	W50 x D90 x H150 cm

★商品の改良やロット変更に伴い、やむを得ず商品の一部の形状や色を予告無く変更する場合がございますので、予めご了承下さい。

会社概要

フリツシュ・ジャパン株式会社

横浜本社

神奈川県横浜市中区山下町252
グランベル横浜ビル6階
TEL: 045-641-8550
FAX: 045-641-8364

営業窓口 修理対応

デモ実験

お電話での相談はこちらへ

045-641-8550

営業時間 平日 9時-17時 [土日祝日休み]

大阪営業所

大阪府大阪市淀川区西中島7-2-7
大西ビル6階
TEL: 06-6390-0520
FAX: 06-6390-0521

営業窓口 修理対応

メールでの相談はこちらへ

info@fritsch.co.jp

福岡営業所

福岡県福岡市西区福重5-4-2
アザリアS姪浜403
TEL: 092-707-6131
FAX: 092-707-6131

営業窓口

当社ホームページはこちらへ

http://www.fritsch.co.jp

★保守・修理対応は最寄りの営業所までお問合せ下さい。